


# Dpn I

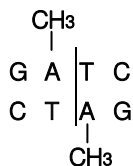

Code No. 1235A

包装量: 1,000 U

浓度: 10 U/ $\mu$ l

附带试剂: 10X T Buffer 1 ml  
10X Loading Buffer 1 ml

### ● 酶贮存液:

10 mM	Tris-HCl, pH7.5
400 mM	KCl
0.1 mM	EDTA
1 mM	DTT
0.02%	BSA
50%	Glycerol

● 保存: -20°C

● 起源: *Escherichia coli* carrying the plasmid encoding Dpn I gene

### ● 一般反应体系:

Dpn I	1 $\mu$ l
10X T Buffer	2 $\mu$ l
DNA	$\leq$ 1 $\mu$ g
灭菌水	up to 20 $\mu$ l

● 反应温度: 37°C

### ● 活性确认:

在 50  $\mu$ l 反应液中, 37°C 温度下反应 1 小时, 将 1  $\mu$ g 的腺嘌呤甲基化 pBR322 DNA 完全分解的酶量定义为 1 个活性单位(U)。

### ● 质量控制:

请查阅各批次 Certificates of Analysis (CoA)。产品 CoA 请在 Takara Bio Inc. 网站中下载:

[http://catalog.takara-bio.co.jp/search/doc\\_index.php](http://catalog.takara-bio.co.jp/search/doc_index.php)

### ● 在各种 Universal Buffer 中的相对活性:

Universal Buffer	L	M	H	K	T	T+BSA
相对活性(%)	60	60	120	140	100	100

### ● 各种 DNA 的切断数:

	SV	$\phi$ X	pBR	pUC	pUC	M13	Col	
$\lambda$	Ad2	40	174	322	19	119	mp18	E1
116	87	8	0	22	15	15	7	19

### ● 失活条件:

70°C 热处理 15 分钟, 可使酶失活。

### ● 甲基化的影响:

能够切断腺嘌呤甲基化的 G<sup>m</sup>ATC 序列; 不能切断非甲基化的 GATC 序列。

能够切断来源于常用 *E. coli* (dam<sup>+</sup>) 的 DNA; 不能切断 PCR 产物。不受 dam methylase 影响。

### ● Universal Buffer 组成 (-20°C 保存):

1.10XL	100 mM Tris-HCl, pH7.5	4.10XK	200 mM Tris-HCl, pH8.5
	100 mM MgCl <sub>2</sub>		100 mM MgCl <sub>2</sub>
	10 mM Dithiothreitol		10 mM Dithiothreitol
2.10XM	100 mM Tris-HCl, pH7.5		1,000 mM KCl
	100 mM MgCl <sub>2</sub>	5.10XT	330 mM Tris-Ac, pH7.9
	10 mM Dithiothreitol	(BSA	100 mM Mg-Ac
	500 mM NaCl	-free)	5 mM Dithiothreitol
3.10XH	500 mM Tris-HCl, pH7.5		660 mM K-Ac
	100 mM MgCl <sub>2</sub>		6. 0.1% BSA
	10 mM Dithiothreitol		7. 0.1% Triton X-100
	1,000 mM NaCl		

### ● 10X Loading Buffer 组成 (开封后室温保存):

0.9%	SDS
50%	Glycerol
0.05%	Bromophenol Blue

使用时添加反应液量的 1/10, 即可停止反应, 进行电泳。在室温下保存时, SDS 有时也会出现沉淀, 此时请在温水浴中溶解后使用。

#### 注意

本产品仅供科学研究使用, 不能用于人、动物的医疗或诊断程序, 不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。

未经 Takara Bio Inc. 书面许可授权或批准, 不得制造、许诺销售、销售、进口 Takara 产品, 或者使用 Takara 产品所有的相关专利及相关商标。

如果您需要其他用途的许可授权, 请联络我们, 或访问我们网站 [www.takara-bio.com](http://www.takara-bio.com)。

您使用本产品必须遵守产品网页上适用的全部许可要求。阅读、了解并遵守此类声明的所有限制性条款是您的责任。

所有商标均属于各自商标所有者的财产。某些商标并未在全部行政区注册。

本文件由宝日医生物技术(北京)有限公司翻译制作, 最新版本文件请参考 Takara Bio Inc. 网站。为正确使用 Takara 产品, 您应当掌握本产品的相关知识和使用说明。

v201808Da