

QuickCut™ *Pst*I

C T G C A
G A C G T C

Code No.: 1624
包 装 量: 500 µl (500 次)

附带试剂:
 10X QuickCut Buffer 1.5 ml×2
 10X QuickCut Green Buffer 1.5 ml×2

制品说明:
 QuickCut 限制酶是一类快速切断基质 DNA 的限制酶。所有 QuickCut 限制酶在 10X QuickCut Buffer 和 10X QuickCut Green Buffer 两种通用缓冲液中的活性可达 100%，可在 5–30 分钟内切断基质 DNA，如质粒 DNA、PCR 产物等。这样可以在同一个反应体系内任意组合多种限制酶同时切断基质 DNA，操作简便，节省时间，避免了分步酶切的繁琐操作。
 每种 QuickCut 限制酶产品均附带两种通用缓冲液：10X QuickCut Buffer 和 10X QuickCut Green Buffer。10X QuickCut Green Buffer 中含有电泳时所必需的色素等试剂，酶切产物可直接进行电泳检测，使用更加方便。其中蓝色染料在 1%琼脂糖凝胶中与 3–5 kb DNA 片段的迁移速度相当；黄色染料在 1%琼脂糖凝胶中与 10 bp DNA 片段的迁移速度相当。

酶贮存液:
 10 mM Tris-HCl, pH7.5
 100 mM NaCl
 10 mM MgCl₂
 0.1 mM EDTA
 1 mM DTT
 0.01% BSA
 0.15% TritonX-100
 50% Glycerol

保 存: -20℃

起 源: *Escherichia coli* ED8654 Carrying the Plasmid encoding *Pst* I gene

操作方法:
 1. 按照下表配制反应液:

	线性 DNA	质粒 DNA	PCR 产物
10X QuickCut Buffer* 或 10X QuickCut Green Buffer*	1 µl-5 µl	1 µl-5 µl	1 µl-3 µl
DNA	≤1 µg	≤1 µg	≤0.2 µg
QuickCut <i>Pst</i> I	1 µl	1 µl	1 µl
灭菌水	Up to 10 µl-50 µl	Up to 10 µl-50 µl	Up to 10 µl-30 µl

- *: 反应体系不同，10X Buffer 的添加量不同，请确保终浓度为 1X。
 2. 轻轻混匀后瞬时离心。
 3. 37℃保温 5 min。

活性检测:
 1 µl QuickCut 限制酶在 50 µl 1X QuickCut Buffer 或 1X QuickCut Green Buffer 的反应体系中，在 37℃条件下，经过 5 min 反应，将 1 µg λ DNA 完全消化所需要的酶量。

- 质量控制:**
 1) 功能检测:
 在 1 µg 线性 DNA 中加入 1 µl QuickCut 限制酶，在 50 µl 反应体系中，37℃保温 5 min，能完全消化线性 DNA。
 2) 非特异性核酸酶活性检测:
 在 1 µg 线性 DNA 中加入 1 µl QuickCut 限制酶，在 50 µl 的 1X QuickCut Buffer 或 1X QuickCut Green Buffer 中 37℃下孵育 16 hr，然后进行琼脂糖电泳，无非特异性核酸酶活性被检出。
 3) Exonuclease Contamination Test:
 在含有特定 DNA 片段的反应体系里加入 1 µl QuickCut 限制酶，37℃保温 30 min，失活处理后加入 T4 DNA 连接酶，特定 DNA 片段可被连接，无核酸外切酶活性被检出。

- 使用注意:**
 1) 使用 QuickCut 限制酶进行双酶切或多酶切反应时，加入限制酶的总体积不能超过反应体系的 1/10 量；如果各酶的反应温度不同，建议按低温到高温的顺序加入相应的 QuickCut 限制酶进行分步酶切反应。
 2) 10X QuickCut Green Buffer 可能会干扰酶切产物的荧光分析。因此，酶切产物荧光分析检测时推荐使用无色的 10X QuickCut Buffer。
 3) 10X QuickCut Green Buffer 如出现沉淀，室温下振荡 5 分钟可使沉淀完全溶解，不影响使用。

QuickCut is a trademark of Takara Bio Inc.

注意
 本产品仅供科学研究使用，不能用于人、动物的医疗或诊断程序，不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。
 未经Takara Bio Inc.书面许可授权或批准，不得制造、许诺销售、销售、进口Takara产品，或者使用Takara产品所有的相关专利及相关商标。
 如果您需要其他用途的许可授权，请联络我们，或访问我们网站 www.takarabio.com。
 您使用本产品必须遵守产品网页上适用的全部许可要求。阅读、了解并遵守此类声明的所有限制性条款是您的责任。
 所有商标均属于各自商标所有者的财产。某些商标并未在全部行政区注册。

v202505Da