

Template for PCR pathogen Detection

Positive Control Template SN

Code No. S040 包装量: 5 ng
 浓度: 100 pg/μl

※自收到之日起, 适当条件下保存, 两年内有效。

制品说明:

在使用特殊细菌检出用 Primer Set 对病原菌进行 PCR 检测时, Positive Control Template 可用于确认 PCR 反应的正常进行 (病原菌不同, 扩增产物大小不同)。
本制品作为阳性对照检测用模板, 可使用 Primer Set SIN-1, SIN-2 (Code No. S018) 扩增检测沙门氏菌的 *invA* 基因; 使用 Primer Set STN-1, STN-2 (Code No. S019) 扩增检测沙门氏菌的肠毒素基因。

2. PCR 反应条件

94°C	1 min	} 35 cycles
55°C	1 min	
72°C	1 min	

扩增产物大小:

使用Primer Set SIN (Code No. S018) : 689 bp
使用Primer Set STN (Code No. S019) : 690 bp

制品形态:

溶液 (TE 溶解)
10 mM Tris-HCl, pH8.0
1 mM EDTA

保 存: -20°C

TaKaRa Taq is a trademark of Takara Bio Inc.

应用例:

1. PCR反应液配制 (共50 μl)。	
<i>TaKaRa Taq</i> TM (5 U/μl)	0.25 μl
10X PCR Buffer ^{*1}	5 μl
dNTP Mixture ^{*2} (2.5 mM each)	4 μl
Primer 1	0.5 μl
Primer 2	0.5 μl
Positive Control Template	0.5 μl
灭菌水	39.25 μl
Total	50 μl

(反应液应在冰上配制。)

注意

本产品仅供科学研究使用, 不能用于人、动物的医疗或诊断程序, 不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。
未经Takara Bio Inc.书面许可授权或批准, 不得制造、许诺销售、销售、进口Takara产品, 或者使用Takara产品所有的相关专利及相关商标。
如果您需要其他用途的许可授权, 请联系我们, 或访问我们网站 www.takara-bio.com。
您使用本产品必须遵守产品网页上适用的全部许可要求。阅读、了解并遵守此类声明的所有限制性条款是您的责任。
所有商标均属于各自商标所有者的财产。某些商标并未在全部行政区注册。

*1: Primer Set中提供。

*2: *TaKaRa Taq* (Code No. R001)中提供。

本文件由宝日医生物技术(北京)有限公司翻译制作, 最新版本文件请参考 Takara Bio Inc.网站。为正确使用 Takara 产品, 您应当掌握本产品的相关知识和使用说明。

v201901Da